

TESTE 4 EM 1 BETA TETRA ESTREPTOMICINA CLORANFENICOL




O 4sensor BSCT é um teste rápido para detecção simultânea de 4 famílias de antibióticos em leite: Betalactâmicos, Tetraciclina, Estreptomicina e Cloranfenicol.

INFORMAÇÕES:

- Método Múltiplo:
Detecção de Betalactâmicos, Tetraciclina, Estreptomicina e Cloranfenicol.
- Análise rápida:
10 minutos de tempo Total (testing time).
- Sem necessidade de preparo da amostra e simples interpretação de resultados
- Teste fácil, robusto, preciso e econômico.
- Validade de até 12 meses.
- Inclui controle positivo e negativo.
- Excelente custo x benefício.
- Validado ILVO
- De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.

Passo-a-passo

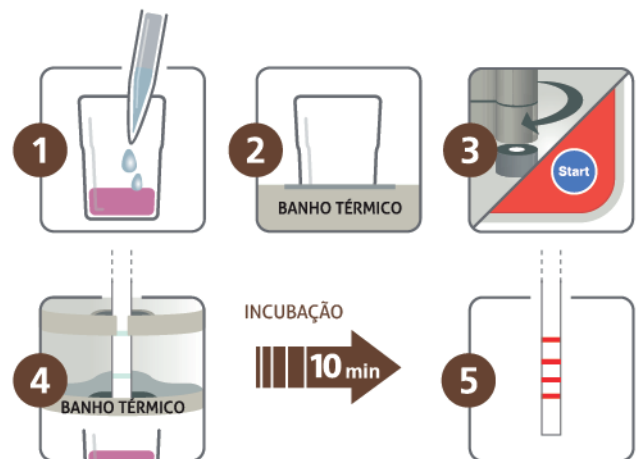

Acessórios obrigatórios



Heatsensor: banho térmico combinado com um dispenser de tiras, que permite realizar automaticamente a análise em uma única etapa.



Banho Térmico: Incubador multiposição que permite a realização simultânea de várias amostras.

Acessório opcional

Readsensor® 2: leitor portátil que interpreta e registra os resultados da tira do teste. Possui impressora integrada.




Grupo de antibióticos	Substância	Limites de detecção (PPB)
Betalactâmicos	Penicilina G	2 a 3
	Ampicilina	3 a 4
	Amoxicilina	3 a 4
	Oxacilina	12 a 18
	Cloxacilina	6 a 8
	Dicloxacilina	6 a 8
	Nafcilina	30 a 40
	Ceftiofur	10 a 15
	Cefquinoma	30 a 35
	Cefazolina	18 a 22
	Cefapirina	6 a 8
	Cefacetila	30 a 40
	Cefoperazona	3 a 4
	Cefalexina	1000 a 1200
Cefalônio	3 a 5	

Grupo de antibióticos	Substância	Limites de detecção (PPB)
Tetraciclina	Tetraciclina	8 a 10
	Oxitetraciclina	7 a 9
	Clorotetraciclina	5 a 7
	Doxiciclina	2 a 3
Anfenicóis	Cloranfenicol	0,3
Aminoglicosídeos	Estreptomicina	150 a 200
	Di-hidroestreptomicina	150 a 200

Conheça nossos testes para:

- Betalactâmicos e tetraciclina
- Quinolonas
- Aminoglicosídeos
- Sulfonamidas
- Tilosina

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE

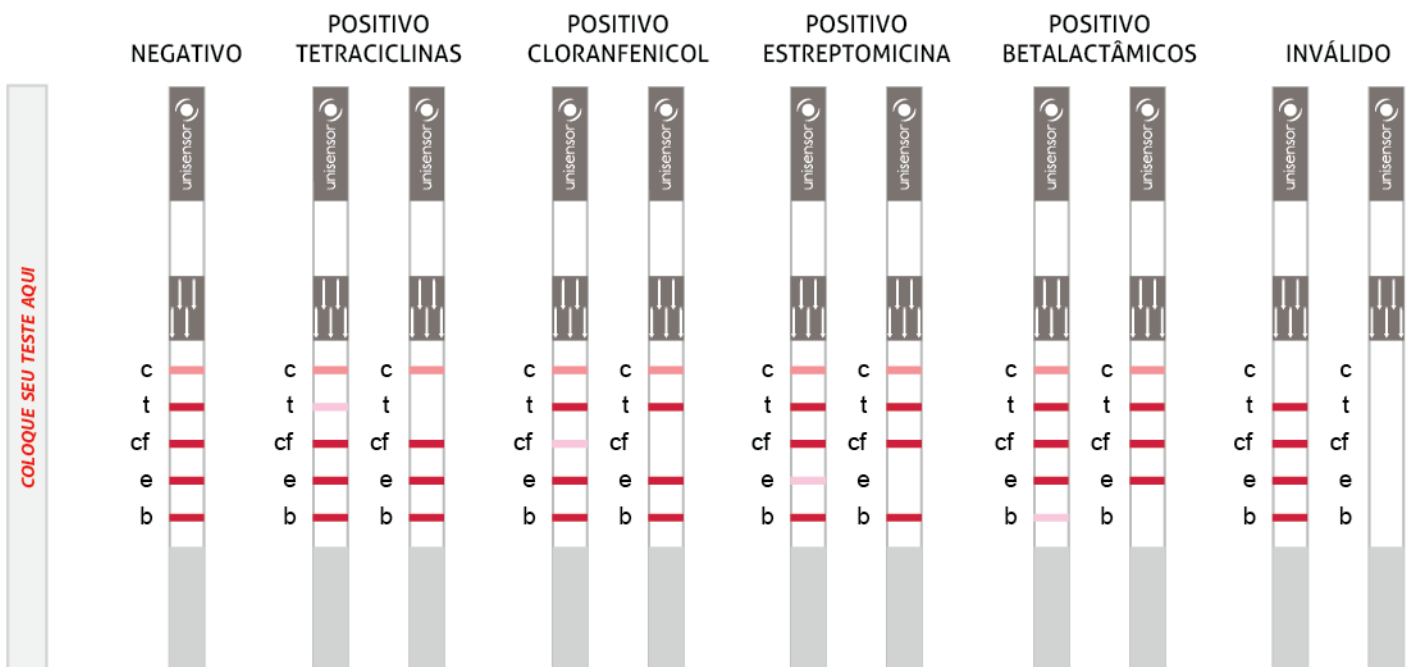

Tendo como base a linha de controle, toda linha de teste com a cor mais clara, sem formação de nenhuma coloração rósea/avermelhada ou igual a linha controle, indica resultado positivo para o grupo de antibióticos correspondente.



Acesse o nosso site e assista ao video tutorial.

