



## LEITOR PORTÁTIL

Leitor de bolso que garante um leite livre de resíduos de antibióticos da fazenda a plataforma de recepção.

### PASSO-A-PASSO:



1  
Precione o botão para ligar o equipamento



2  
O Nomad grava a última referência utilizada



3  
Para trocar a referência, coloque o cartão com a referência do kit que pretende ler sobre o Nomad



4  
Pressione o botão por mais de 1 segundo para conferir a referência do Nomad no momento



5  
Insira a tira e pressione o botão novamente para realizar a leitura



6  
Nomad está efetuando leitura



7  
Após 3 segundos, o display exibirá o resíduo