

DETECTE QUINOLONAS ATÉ 6 MINUTOS



Teste rápido para detecção de resíduo de antibióticos do grupo (fluoro) quinolonas em amostras de leite.

INFORMAÇÕES:

Teste fácil, robusto, preciso e econômico.

Análise rápida:
6 minutos de tempo Total (testing time).

Sem necessidade de preparação da amostra e simples interpretação de resultados.

Validade de até 18 meses.

Mundialmente reconhecido pela indústria láctea.

Embalagem ecológica com 96 testes.


Incluso controle positivo e negativo.

De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.

Validado **ILVO**
Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food

Tecnologia da Bélgica.

Passo-a-passo

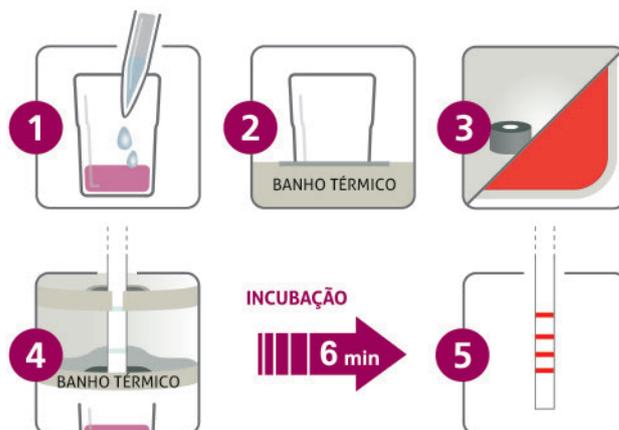

Acessórios obrigatórios



Heatsensor: banho térmico combinado com um dispenser de tiras, que permite realizar automaticamente a análise em uma única etapa.



Banho Térmico: Incubador multiposição que permite a realização simultânea de várias amostras.

Acessórios opcionais




Readip: Leitor de bolso que garante um leite livre de resíduos de antibióticos da fazenda a plataforma de recepção.



Readsensor 2: leitor portátil que interpreta e registra os resultados da tira do teste. Possui impressora integrada.

(Fluoro) Quinolonas:	Limite de Detecção (ppb):
Norfloxacin	30-40
Enrofloxacin	15-20
Danofloxacin	25-30
Difloxacin	25-30
Marbofloxacin	25-30
Sarafloxacin	35-45
Ciprofloxacin	20-25
Flumequina	30-40
Ácido Oxalínico	140-170
Enoxacin	30-35
Lomefloxacin	40-50

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE

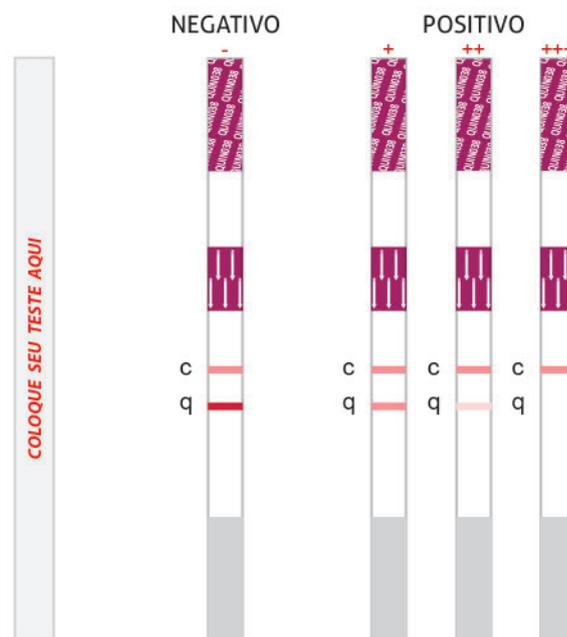

Tendo como base a linha de controle, toda linha de teste com a cor mais clara, sem formação de nenhuma coloração rósea/avermelhada ou igual a linha controle, indica resultado positivo para o grupo de antibióticos correspondente.

Conheça nossos testes para:

- Beta-lactâmicos
- Tetraciclina
- Sulfonamidas
- Gentamicina
- Cloranfenicol
- Tilosina
- Aminoglicosídeos

