

TESTE 3 EM 1 BETA TETRA SULFA




Para detecção simultânea de resíduos de antibióticos dos grupos betalactâmicos, tetraciclina e sulfonamidas.

INFORMAÇÕES:

- De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.
- Análise rápida:**
6 minutos de tempo Total (testing time).
- Sem necessidade de preparação da amostra e simples interpretação de resultados. Teste fácil, robusto, preciso e econômico.
- Validade de até 18 meses.
- Mundialmente reconhecido pela indústria láctea.
- Embalagem ecológica com 96 testes.
- Incluso controle positivo e negativo.
- Fácil de usar no campo ou laboratório.
- Método multianalítico:**
detecta betalactâmicos, tetraciclina e sulfonamidas em um único teste.
- Validado **ILVO**
Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food
- Tecnologia da Bélgica.

Passo-a-passo

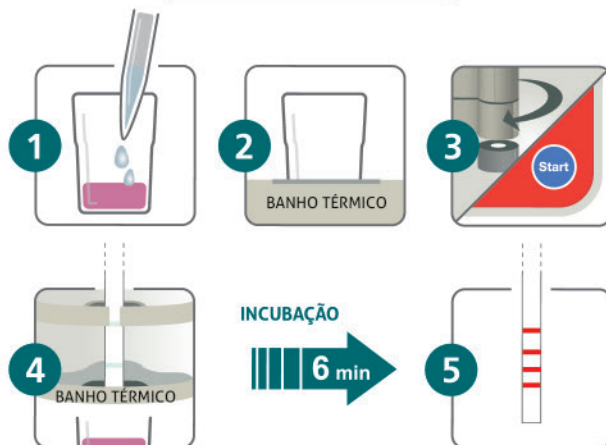

Acessórios obrigatórios



Acessórios opcionais



Validado para leite cru, pasteurizado, UHT, concentrado e soro de leite.


Grupo de antibióticos	Substância	Limites de detecção (PPB)	LMR*
Betalactâmicos Penicilinas	Penicilina G	2,5-3,5	4
	Ampicilina	3-4	4
	Amoxicilina	3-4	4
	Oxacilina	13-15	30
	Cloxacilina	7-9	30
	Dicloxacilina	4-6	30
	Nafcilina	50-70	30
Betalactâmicos Cefalosporinas	Cefacetrila	16-20	125
	Cefalonio	3-5	20
	Cefazolina	15-19	50
	Cefoperazona	3-4	50
	Cefquinoma	16-20	20
	Ceftiofur	8-12	100
	Cefalexina	700-800	100
	Cefapirina	4-6	60
Tetraciclínas	Clortetraciclina	50-60	100
	Doxiciclina	20-30	100
	Oxitetraciclina	60-70	100
	Tetraciclínas	80-100	100

* Codex 2012.

Conheça nossos testes para:

- Beta-lactâmicos
- Tetraciclínas
- Quinolonas
- Gentamicina
- Cloranfenicol
- Tilosina
- Aminoglicosídeos

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE

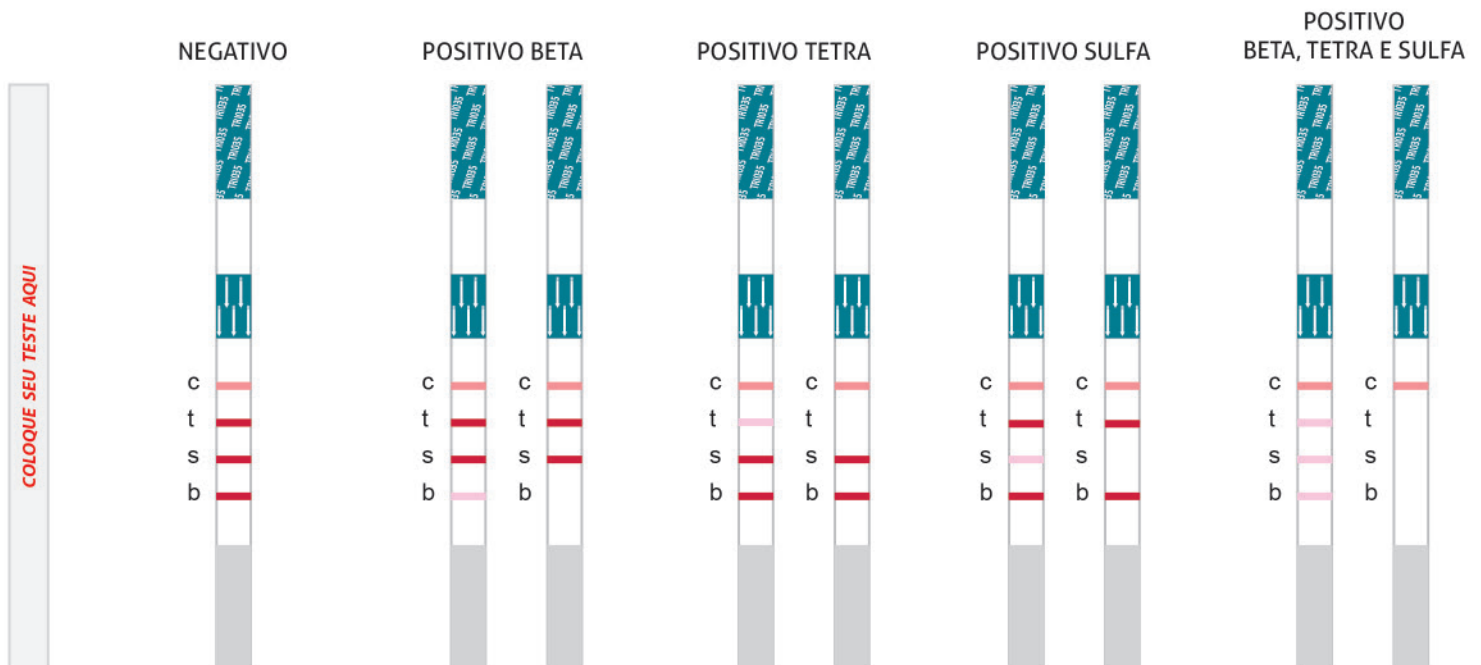

Tendo como base a linha de controle, toda linha de teste com a cor mais clara, sem formação de nenhuma coloração rósea/avermelhada ou igual a linha controle, indica resultado positivo para o grupo de antibióticos correspondente.



Acesse o nosso site e assista ao vídeo tutorial.



Cap-Lab



www.cap-lab.com.br