

DETECTE AMINOGLICOSÍDEOS NO LEITE




Teste rápido para detecção de resíduo de antibióticos dos grupos aminoclicosídeo em amostras de leite.

INFORMAÇÕES:

-  Teste fácil, robusto, preciso e econômico.
-  **Análise rápida:**
10 minutos de tempo Total (testing time).
-  Sem necessidade de preparação da amostra e simples interpretação de resultados.
-  Validade de até 18 meses.
-  Mundialmente reconhecido pela indústria láctea.
-  Embalagem ecológica com 96 testes.
-  Incluso controle positivo e negativo.
-  De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.
-  Tecnologia da Bélgica.

Passo-a-passo

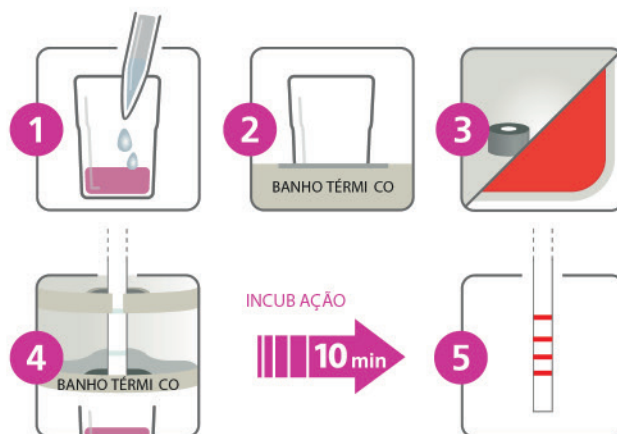

Acessórios obrigatórios



Heatsensor: banho térmico combinado com um dispenser de tiras, que permite realizar automaticamente a análise em uma única etapa.



Banco Térmico: Incubador multiposição que permite a realização simultânea de várias amostras.


Acessórios opcionais



Readsensor 2: leitor portátil que interpreta e registra os resultados da tira do teste. Possui impressora integrada.

Grupo de antibióticos	Substância	Limites de detecção (PPB)
KANA	Canamicina A	5 - 10
	Apramicina	500 - 750
	Tobramicina	7.5 - 15
NEO	Neomicina B	250 - 500
	Paromomicina	40 - 80
STREPTO	Estreptomicina	100 - 200
	DI-Hidrostrptomicina	100 - 200
GENTA	Gentamicina	50 - 100
	Sisomicina	60 - 120

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE

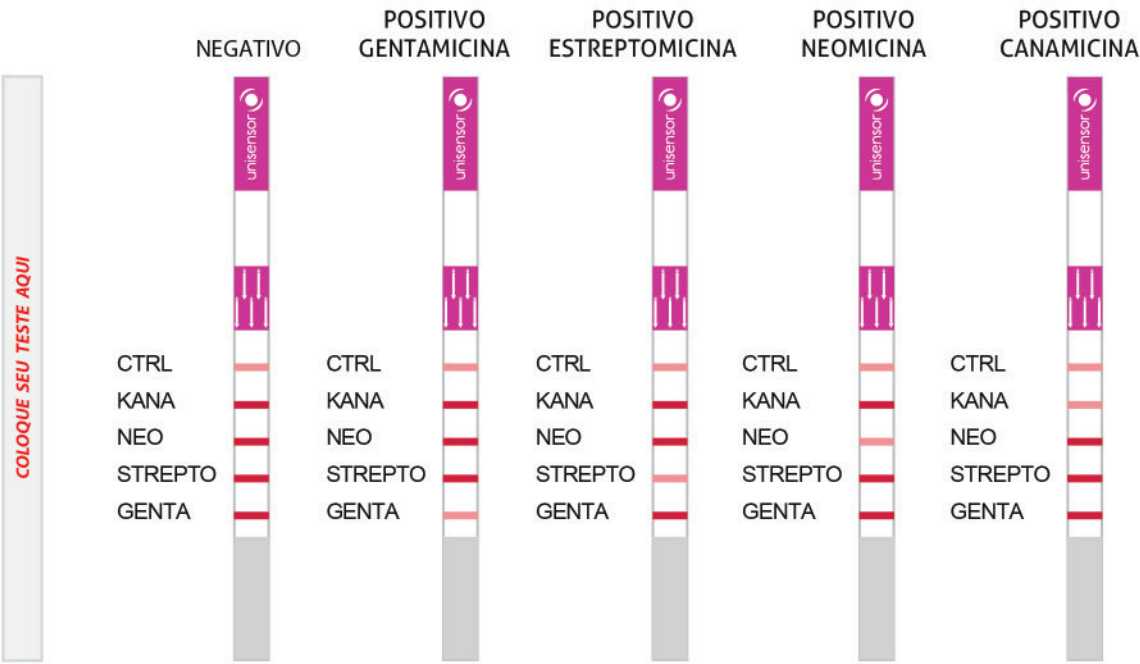

Tendo como base a linha de controle, toda linha de teste com a cor mais clara, sem formação de nenhuma coloração rósea/avermelhada ou igual a linha controle, indica resultado positivo para o grupo de antibióticos correspondente.

Conheça nossos testes para:

- Beta-lactâmicos
- Tetraciclins
- Sulfonamidas
- Gentamicina
- Cloranfenicol
- Tilosina
- Aminoglicosídeos



Cap-Lab



www.cap-lab.com.br