

TESTE 4 EM 1 BETALACTÂMICOS, TETRACICLINAS, (FLUORO)QUINOLONAS E SULFONAMIDAS



O DipSensor BQST é um teste rápido para detecção simultânea de 4 grupos de antibióticos em leite: Betalactâmicos, Tetraciclina, (Fluoro)Quinolonas e Sulfonamidas.

INFORMAÇÕES:

- Método Múltiplo:**
Detecção de Betalactâmicos, Tetraciclina, (Fluoro)Quinolonas e Sulfonamidas.
- Análise rápida:**
10 minutos de tempo Total (testing time).
- Sem necessidade de preparo da amostra e simples interpretação de resultados**
- Teste fácil, robusto, preciso e econômico.**
- Validade de até 12 meses.**
- Excelente custo x benefício.**
- De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.**

Passo a passo

Teste na fazenda



KIT972x25
(25 TESTES)

Contém na embalagem:



Grupo de antibióticos	Substância	Temperatura Ambiente
Beta-lactâmicos Penicilinas	Amoxicilina	3 - 4
	Ampicilina	3-4
	Cloxacilina	15-20
	Dicloxacilina	8-10
	Nafcilina	100-150
	Oxacilina	15-20
	Penicilina G	1-2
Beta-lactâmicos Cefalosporinas	Cefacetrila	15-20
	Cefalexina	600-700
	Cefalonio	2-3
	Cefazolina	10-15
	Cefoperazona	0.5-1
	Cefquinoma	19-20
	Ceftiofur	10-15
	Desfuroil ceftiofur	60-70
	Cefuroxima	100-120
	Cefapirina	3-4
	Desacetilcefapirina	20-25


Grupo de antibióticos	Substância	Temperatura Ambiente
Tetraciclinas	Clortetraciclina	35-45
	Oxitetraciclina	15-25
	Tetraciclinas	50-60
	Doxiciclina	15-25
	Sulfadiazina	20-25
Sulfonamidas	Sulfapiridina	1-2
	Sulfatiazol	10-15
	Sulfametazina	7-10
	Sulfadimetoxina	20-30
	Sulfamerazina	8-10
	Sulfamometoxina	20-25
	Sulfaquinoxalina	30-35
	Sulfacloropiridazina	20-25
	Sulfaguanidina	20-25

Grupo de antibióticos	Substância	Temperatura Ambiente
(Fluoro)Quinolonas	Norfloxacin	30-35
	Enrofloxacin	30-40
	Ciprofloxacin	20-25
	Danofloxacin	25-30
	Marbofloxacin	35-40
	Sarafloxacin	20-25
	Flumequina	40-45
	Ácido oxolínico	140-150
	Difloxacin	25-30
	Enoxacin	30-35
	Lomefloxacin	40-45

Conheça nossos testes para:

- Beta-lactâmicos
- Tetraciclinas
- Quinolonas
- Gentamicina
- Cloranfenicol
- Tilosina
- Aminoglicosídeos

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE

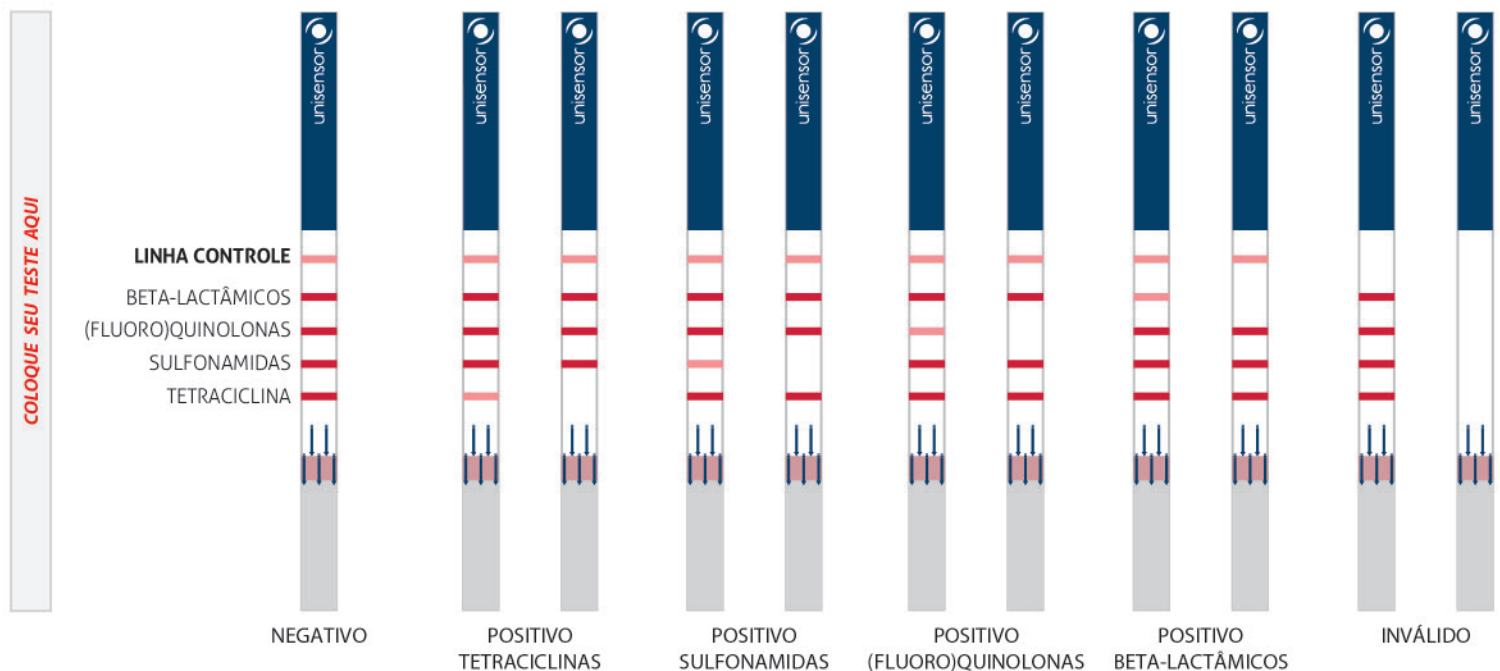

Tendo como base a linha de controle, toda linha de teste com a cor mais clara, sem formação de nenhuma coloração rósea/avermelhada ou igual a linha controle, indica resultado positivo para o grupo de antibióticos correspondente.

