

DETECTE MACROLÍDEOS E LINCOSAMIDA NO LEITE




Teste rápido para detecção de resíduo de antibióticos dos grupos macrolídeos e lincosamida em amostras de leite.

INFORMAÇÕES:

-  Teste fácil, robusto, preciso e econômico.
-  **Análise rápida:**
10 minutos de tempo Total (testing time).
-  Sem necessidade de preparação da amostra e simples interpretação de resultados.
-  Validade de até 18 meses.
-  Mundialmente reconhecido pela indústria láctea.
-  Embalagem ecológica com 96 testes.
-  Incluso controle positivo e negativo.
-  De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.
-  Tecnologia da Bélgica.

Passo-a-passo

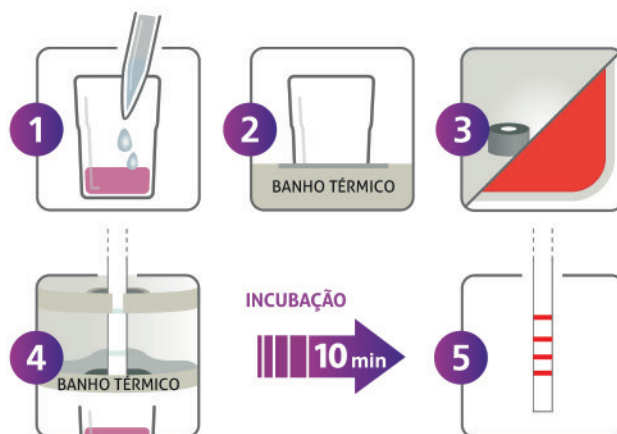

Acessórios obrigatórios



Heatsensor: banho térmico combinado com um dispenser de tiras, que permite realizar automaticamente a análise em uma única etapa.



Banco Térmico: Incubador multiposição que permite a realização simultânea de várias amostras.


Acessório opcional



Readsensor® 2: leitor portátil que interpreta e registra os resultados da tira do teste. Possui impressora integrada.

Grupo de antibióticos	Substância	Limites de detecção (PPB)
LINCOSAMIDAS		
LINCO	Lincomicina	60 - 150
	Clindamicina	10 - 30
MACROLÍDEOS		
TYLO	Tilosina A	15 - 30
	Desmicosina	15 - 30
SPIRA	Spiramicina	60 - 150
	Neospiramicina	50 - 150
ERITRO	Eritromicina	10 - 30

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE

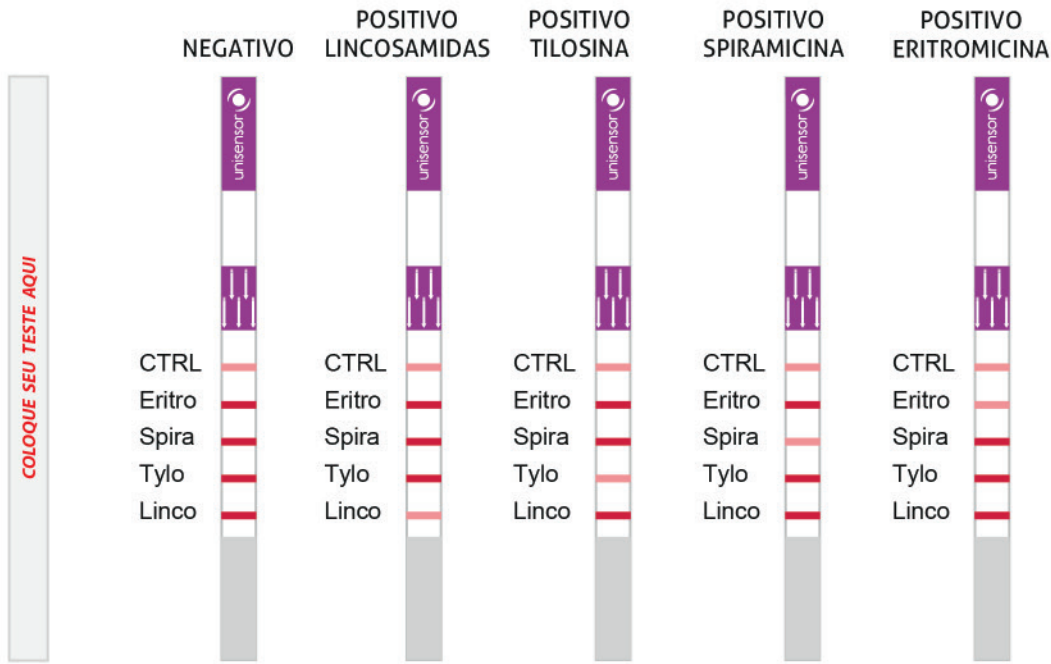

Tendo como base a linha de controle, toda linha de teste com a cor mais clara, sem formação de nenhuma coloração rósea/avermelhada ou igual a linha controle, indica resultado positivo para o grupo de antibióticos correspondente.

Conheça nossos testes para:

- Beta-lactâmicos
- Tetraciclinas
- Sulfonamidas
- Gentamicina
- Cloranfenicol
- Tilosina
- Aminoglicosídeos



Cap-Lab



www.cap-lab.com.br